

高醫臨床試驗藥局

新連續溫度監測器及系統轉換說明

1. 新連續溫度監測器(蕨立)將於 **2025/06/01** 正式上線。
2. 原先金昊監測器統(黑盒子)將於 **2025/06/01** 停止作業
3. 相關校正報告已公告於雲端資料夾，請自行查閱。相關設備編號可與該設備對應。**2025 年 7 月起提供新系統之月溫度報表。**



設備檢驗報告 Calibration Report

Report No: CAL2025031101-01

申請單位	高雄醫學大學附設中和紀念醫院	裝置名稱	試驗藥局-20°C冰箱
單位地址	80756高雄市三民區自由一路100號	型號/規格	LEO-S552-THG0
儀器名稱	無線溫度監測器	校驗日期	2025/3/11
設備品牌	ADVANTECH	校正有效期	2026/3/10
設備編號	24E124136E465710 AB01(5710)	報告編號	ECR2409157
校驗標準標準 / Standards Employed			
儀器名稱	無線溫度監測器	型號/規格	LEO-S552-THG0
H	8821006	標準器校驗日期	2024/3/22
i Ltd.		報告編號	ECR2409157
校驗結果 / Calibration Result			
溫度 (°C)			
顯示值	標準值	偏差值	
第一次比對	-24.7	-24.5	-0.2
第二次比對	-24.6	-24.0	-0.6
第三次比對	-24.4	-23.5	-0.9
平均偏差值	-24.6	-24.0	-0.6
標準溫度計器差值			0.4

年度校正報告
設備名稱/序號/編號

Month Report

File Created At 2025-05-02 10:42:20
Data Range 2025-04-01 00:00:00 - 2025-04-30 23:59:59



Device Information

Name: 試驗藥局-20°C冰箱 Zone: 試驗藥局 Dev EUI: 24e124136e465710
Max: -16.5°C / 88.5%RH Min: -22°C / 37%RH Avg: -20.62°C / 59.6%RH
Approved: 主管: 門急診調劑組郭震羣組長 2025-05-05 13:54 承辦: 臨床試驗藥局陳彥文 2025-05-05 13:50

Temperature



溫度月報表
設備名稱/序號/編號

4. 新系統為連續監測系統，**每 5 分鐘記錄一筆**
5. 新系統警示方式：急診及試驗藥局告警面板優先警示→LINE 群組發報(試驗藥局藥師皆在群組)→電話告警(需有連續兩位藥師接通電話才會停止撥號)

異常事件-警報通知



高醫中和溫濕監控-藥學-臨床試驗藥局 (6)
試驗藥局 試驗藥局6號冰箱 溫度過高 當前溫度: 7 °C 數據時間: () 13:57 裝置序號:



高醫中和溫濕監控-藥學-臨床試驗藥局 (6)
試驗藥局 試驗藥局6號冰箱 溫度過高 當前溫度: 7 °C 數據時間: () 13:57 裝置序號:



ChanLink 新警
試驗藥局 試驗藥局5號冰箱 溫度過低
當前溫度: 2.5 °C
設定標準: 2.5 °C
數據時間: 04/03 10:26
裝置序號: 24e124136e465675
04/03 10:26

警報事件	監測點	聯繫目標(電話)	是否確認
FWNPUGRWLS	試驗藥局5號冰箱		未確認
FWNPUGRWLS	試驗藥局5號冰箱		未確認
FWNPUGRWLS	試驗藥局5號冰箱		未確認
FWNPUGRWLS	試驗藥局5號冰箱		未確認

+886 7-3138001	星期五 01:07
+886 7-3138001	星期五 01:05
+886 7-3138001	2025/3/1 01:54